


QUICKGUIDE for inkubator/varmeskab 20 L

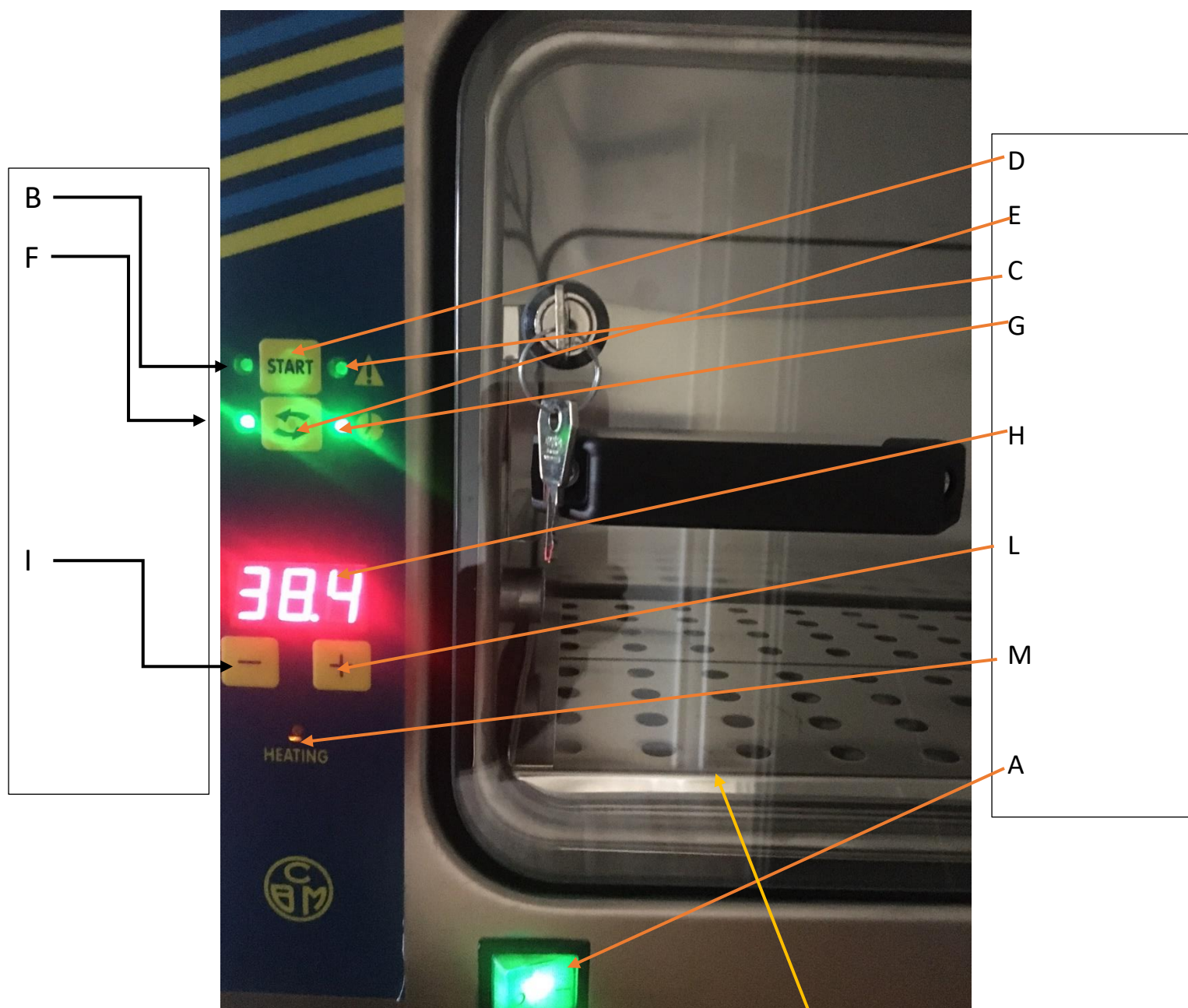

Anbring altid et af de perforerede gitre på det nederste plan

Bemærkninger: " Disse instruktioner skal omhyggeligt opbevares i nærheden af udstyret, så de kan tilgås af alle brugere. " I tilfælde af strømudfald eller hvis alarmlampen lyser, stopper udstyret inkubationscyklussen. " Vi anbefaler ikke at placere nogen genstande opad udstyret. " Temperaturvariationer på få ° C under cyklussen skal betragtes som normale.

Idet der henvises til figurerne øverst i vejledningen, beskrives inkubator funktionerne her nedenfor:

- **(A) Hovedafbryder**
- **(B) "Klar maskine" gul lampe**

Denne advarsel lampe tændes, så snart inkubatoren er klar til drift og venter på, at cyklussen starter.

- **(C) Alarm rød lampe**

Denne alarm lampe tændes for at signalere nogle mulige uregelmæssigheder, og den matches med en BIP-lyd.

For at fjerne alarmen skal du trykke på START-knappen (se Alarmtabellen).

- **(D) START-trykknapp**

Denne trykknaps funktion er at starte en cyklus, hvis lampen (B) er tændt og lyser gul. Når du har startet cyklussen slukker lampen.

START-trykknappen fungerer også som RESET-tast. Hvis der trykkes på den under en inkubationscyklus, er cyklussen annulleret.

Desuden, hvis en alarm er gået i gang, annulleres denne ved at trykke på START-trykknappen.

- **(E) Skifte trykknapp**

Denne trykknapp viser temperaturen og inkubationstiden på displayet (H)

- **(F) kontrollampe for temperatur**

Denne kontrollampe indikerer, at den læste og / eller indstillede værdi på displayet (H) er opnået temperaturen inde i inkubatoren.

- **(G) kontrollampe for cyklustiden**

Når denne lampe er tændt, viser den værdien læst og / eller indstillet på displayet (H) inkubationens varighed, eksklusiv opvarmning. Hvis den blinker, betyder det, at UENDELIG tid er indstillet.

(H) display

Cyklusparametre visualiseres på displayet: temperatur inde i kammeret, inkubationstid, indstillet temperatur.

- Temperaturen kan indstilles til mellem 30 ° C og 70 ° C,
- Tid kan indstilles mellem 1 minut og 600 minutter eller uendelig tid. (INFINITE)

For at indstille INFINITE-tiden skal trykknappen + holdes nede og vent på at den når op til 600, og derefter er det nødvendigt at vente et par sekunder indtil teksten "INF" vises på displayet, vent 3 sekunder på automatisk lagring.

Når INFINITE tid er valgt, blinker lampen (G).

For at fjerne INFINITE tid skal du trykke på knappen -(minus)

FORSIGTIG: PÅ Uendelig tid (INFINITE) kan Udstyret kun slukkes manuelt.

• (I) + (L) taster

Funktionen af disse taster er at indstille temperaturen og inkubationstiden.

Ved at trykke på + -tasten en gang, mens inkubatoren står i venteposition (B-lampe tændt med gult lys), vises den indstillede temperaturværdi eller den indstillede inkubationstid på displayet.

Fra dette øjeblik er det muligt at ændre værdien ved at trykke på + eller - tasterne.

Når du har nået den ønskede værdi, skal du vente 3 sekunder på automatisk indstilling.

Hvis der trykkes på en af disse taster under cyklussen, kan de indstillede værdier for tid eller temperatur aflæses på displayet, men det er ikke muligt at ændre dem.

• (M) Varme kontrollampe

Denne lampe indikerer, at udstyrets varmeelementer er tændt

1. Tilslut stikket til 230V stikkontakten. Tænd for master (A).

Displayet viser en kort selvtest, inklusive Firmware-versionen.

Den gule pilotlampe (B) er tændt for at vise, at maskinen er klar til cyklus.

2. Åbn de to udluftningsventiler på begge sider af inkubatoren for at gøre det lettere at danne luftcirkulation inde i inkubatoren.
3. Anbring materialet, der skal behandles, i inkubatoren, og luk døren (åben ikke døren under cyklus).
4. Indstil den ønskede temperatur og inkubationstid.

- Indstil temperaturen:

Når temperatur-lampen er tændt (F), skal du trykke på + eller – (I eller L), stigning eller fald i værdien bliver hurtig vist i displayet. Når du har nået den ønskede værdi, skal du vente 3 sekunder på lagring af den indstillede værdi.

- Indstil inkubationstiden:

Tryk på "skifte knappen" (E) - timer kontrollampen er tændt skal du trykke på + eller – (I eller L), stigning eller fald i værdien bliver hurtig vist i displayet. Når du har nået den ønskede værdi, skal du vente 3 sekunder på lagring af den indstillede værdi.

5. Efter indstillingen af parametrene, start inkubationscyklussen ved at trykke på "START" trykknappen. Den gule lampe (B) slukkes.

6. Efter et par minutter opnås den indstillede temperatur og holdes her i den indstillede tid. Temperaturen målt inde i inkubationskammeret visualiseres på displayet (med en tolerance på $\pm 2^{\circ}\text{C}$) eller ved at trykke på ó-knappen, den resterende tid til slutningen af cyklussen.

7. Ved afslutningen af den indstillede tid stopper cyklussen automatisk, og displayet "END", samtidigt med at der høres få Biplyde, der informerer om, at inkubatoren er færdig med cyklussen. VIGTIGT: Cyklussen betragtes kun som gyldig, hvis der i slutningen er skrevet "End" i displayet.

8. Ved afslutningen af cyklussen lukkes udluftningsventilerne, i tilfælde af at der er efterladt materiale tilbage i inkubatoren.

9. Hvis udstyret ikke bruges, skal du slukke for master (A) eller knappen START.

OBS: PÅ Uendelig tid kan UDSKYRET KUN TÆNDES og SLUKKES MANUEL

For yderligere oplysninger henvises til den originale brugsvejledning.

